



Einfach und schnell

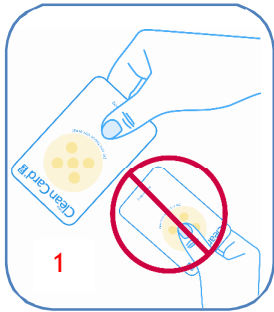


1

1 Nehmen Sie die Testkarte aus der Box ohne den perforierten Teil mit den Fingern zu berühren

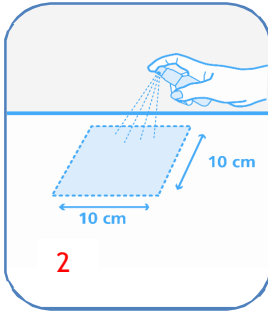


2

2 Befeuchten Sie das Prüffeld durch 2mal kurzes Ansprühen mit Wasser aus der Sprühflasche

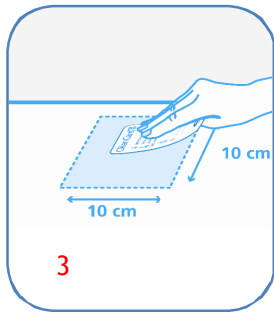

3

3 Reiben Sie mit der perforierten Seite der Testkarte über das ca. 10x10 cm große Prüffeld

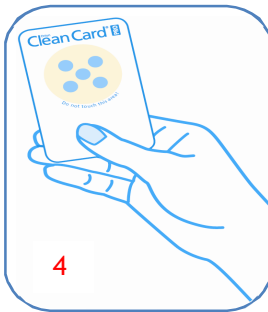

4

4 Warten Sie 30 Sekunden und vergleichen Sie die Farbreaktion mit der Referenzkala

Fragen ?

Produktberatung:

amfora health care

Fr. Dr. B. Hildebrandt

Tel 09179 9659 60

Fax 09179 9659 10

hildebrandt@amfora-health-care.de

Alleinvertrieb durch:



Berchinger Str. 13
D - 92342 Freystadt

www.amfora-health-care.de
www.hygiene-schnelltest.de


amfora health care GmbH

Produkte und
Dienstleistungen
im Bereich Hygiene

Mitglied im



Kooperations-Partner:

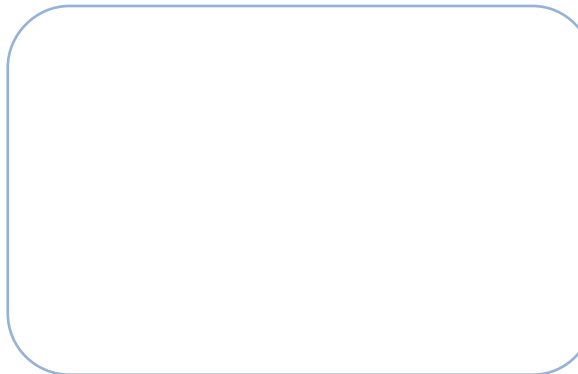

Schnelltest zur Hygiene-Überwachung

- Einfache und schnelle Anwendung:
anfeuchten - darüberwischen - auswerten
- Farbwechsel nach nur 30 Sekunden
zeigt Protein-Rückstände an

Orion Clean Card[®] PRO



Optimierung der Hygienequalität

Nicht nur die adäquate Reinigung und die ordnungsgemäße Verwendung der entsprechenden Reinigungs- und Desinfektionsmittel, sondern auch die Überwachung der Effektivität ist ein unverzichtbarer Teil eines guten Hygiene- und Qualitäts-Managements.

Unsaubere Oberflächen fördern das Wachstum von Keimen



Keine Nahrung
für Mikroben !

Proteine bilden die Hauptnährstoffe für Mikroben, deren Vervielfachung aber durch konsequente Überwachung der Wachstumsbedingungen reguliert werden kann.

Mit einem einfachen Wisch-Test erkennen Sie nach der Reinigungsprozedur evtl. noch vorhandene Proteinrückstände und die Hygienemaßnahme wird damit sofort meßbar.

Dies ermöglicht Ihnen **die richtige Entscheidung**.

Ein gegebenenfalls schnelles Reagieren durch einfaches Nachreinigen spart nicht nur Aufwand und Zeit, sondern dient der Vorbeugung einer möglichen Verunreinigung durch pathogene Mikro-Organismen.

Warum Clean Card® PRO ?

- Sichere und schnelle Überwachung des Reinigungsgrades auf allen Oberflächen, bei denen eine Verschmutzung mit Proteinen möglich ist.
- Eine kontinuierliche Bewertung der Reinigungsleistung erfordert einfache und kostengünstige Methoden, die in der Routine von jedem **selbst durchführbar** sind !
- Zur **Sensibilisierung und Schulung** des Personals durch eine **sofortige Visualisierung** des Ergebnisses
- Für ein schnelles Erkennen von Hygiene-Schwachstellen
- Idealer Vortest zur Entscheidung: „Freigabe zur Desinfektion“ oder „Nachreinigen !“ mit anschließender wirksamer Desinfektion gemäß Hygienevorschrift

Test - Prinzip und Auswertung

- Orion Clean Card® PRO ist ein Protein - Wischtest, der **sofort** das Ergebnis liefert.
- Proteinrückstände reagieren mit dem gelben Test-Pad zu einer gut zu erkennenden blau-grünen Farbänderung. Je dunkler die blaue Farbe in Erscheinung tritt, umso mehr Protein befindet sich auf der zu überprüfenden Fläche.
- Bleibt der perforierte Teil der Testkarte gelb, ist die getestete Fläche sauber!
- Der Test reagiert auf Proteinmengen ab ca. 25-50 µg.
- Das Ergebnis ist vergleichbar mit der ATP-Methode, jedoch sensitiver und bequemer auszuführen und auszuwerten.
- Das Ergebnis des Tests korreliert mit der herkömmlichen Kultivierungsmethode: Er reagiert zielgerichtet positiv auf die gleichen Bereiche, auf denen ein späteres Keimwachstum auf Protein- oder Tensidrückständen erfolgen kann.

Ein Hygienetest, der auf gedruckter Intelligenz basiert - eine absolut neue Testplattform



Vorteile des Clean Card Tests

- Der Test ist ohne spezielles Training von jedem durchführbar
- Das Ergebnis ist in 30 Sekunden sichtbar und optisch einfach festzustellen.
- Keine kostspielige Investition: Es sind keine zusätzlichen Geräte oder weitere chemischen Reagenzien notwendig, und keine aufwendige Entsorgung
- Aufbewahrung der Testkarten bei Zimmertemperatur (18-25° C), lange Haltbarkeit
- Sehr gut geeignet zur Integration in die SOP's oder Hygienepläne gemäß HACCP oder IFS Standards sowie für Stichproben in der betrieblichen Eigenkontrolle

Schnelle Eigenkontrolle

Sie feuchten lediglich die zu überprüfende Oberfläche durch 1 bis 2 mal Besprühen mit sauberem Wasser leicht an, reiben mit der Testkarte kräftig darüber, indem Sie den perforierten Teil der Testkarte gleichzeitig fest auf die Oberfläche drücken, bis die Testeinheit die Feuchtigkeit aufgenommen hat, beobachten den Farbwechsel
... und lesen das Ergebnis nach nur 30 Sek. ab.



Optische Auswertung anhand der Referenzkala



Orion Clean Card® PRO

kombiniert Know-how aus Chemie, Materialwissenschaft und Print-Technologie in einer neuen innovativen Weise.

Diese bahnbrechende Entwicklung in der Print-Technologie wurde mit dem Innovationspreis der Gesellschaft der Chemischen Industrie in Finnland ausgezeichnet, der alle zwei Jahre für bemerkenswerte Innovationen für industrielle Anwendungen vergeben wird.

Die Clean Card ist validiert durch das Institut für Nahrungsmittelkunde in Giessen (Prof. Dr. med. vet. M. Bülte) und wird vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. empfohlen.

Hygiene-
überwachung leicht
gemacht

Test-Kits:	Inhalt:
Clean Card® PRO Starter-Kit :	- 25 Test-Einheiten - Plastikflasche mit Sprühkopf - Bildkarte zur Auswertung - Bedienungsanleitung
Clean Card® PRO Pack:	- 50 Test-Einheiten - Bildkarte zur Auswertung - Bedienungsanleitung